

## 抗体稀释液

**产品简介：**抗体稀释液是一款即用型通用缓冲液，专为免疫学实验设计，适用于 Western Blot (WB)、免疫组化 (IHC)、免疫荧光 (IF) 及 ELISA 等实验中的抗体稀释。本产品通过优化配方，可显著提升抗体稳定性和实验灵敏度，同时降低非特异性背景干扰，帮助用户节约抗体用量并简化操作流程。

**产品货号：**RC01

**保存方式：**4度保存，有效期1年

**使用方法：**

**1、稀释步骤：**

根据抗体说明书推荐比例（如1:100~1:5000），用本产品稀释抗体。  
混匀后室温静置5分钟再使用。

**2、抗体回收：**

稀释后的抗体工作液可4℃保存并重复使用3-5次（建议一周内用完）。

**注意事项：**

- 1、避免污染：使用无菌枪头，开封后避免接触污染物。
- 2、实验优化：首次使用时建议预实验确定最佳稀释比例。